


Využití programu RKS (Rozbor Krmiv pro Skot) na webu NutriVet

Blažena Vosynková

Ing. Soňa Malá

MVDr. Hana Synková

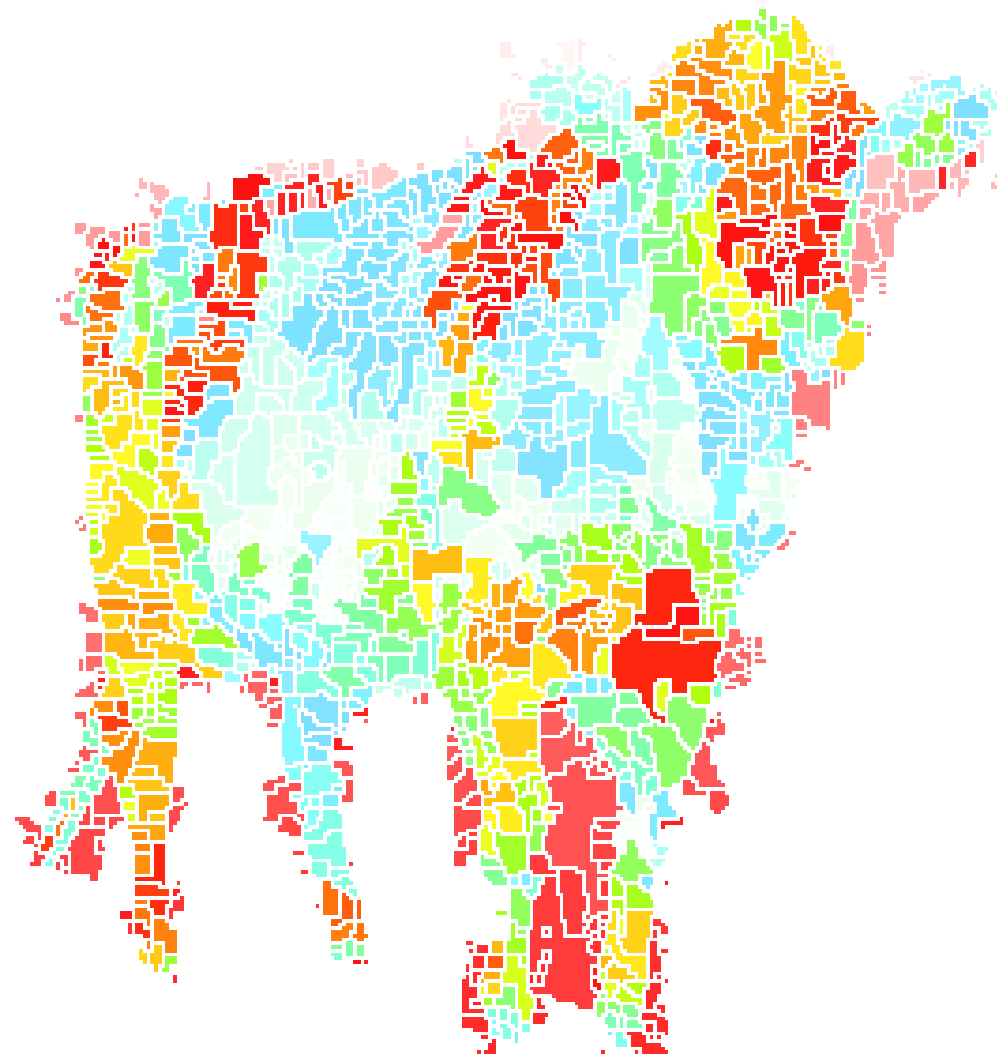

https://www.nutrivet.cz/

nutrivet.cz



Klasifikace

DPD Shipping

Logopedie – v poho...



ISFC 2023 - Home

RK



TEST - RK

Samotesty COVID



NutriVet s.r.o.

RK Web

Ke stažení

Kontakty



NutriVet

Laboratoř

Konzervace

Nourivit

Shredlage

Bolus

Teploty siláží

Výrobky

Soli

Hlavní menu

- > O firmě
- > Akce
- > Poslední akce
- > Shredlage
- > Články
- > Selekce hybridů kukuřice



Workshop

Precizní hodnocení objemných krmiv – základ ekonomické výroby mléka

Místo konání: Hotel Termal Mušov

Datum: 22.02.2024 - 22.02.2024, 12:00

[Program](#)

19. mezinárodní symposium: Konzervace krmiv

Místo konání: Augustiniánské opatství při bazilice Nanebevzetí P.Marie, Brno

Datum: 25.04.2023 - 27.04.2023, 08:00

<https://www.isfc.eu/>

[Program](#)

Hlavní menu

- › RK Web
- › Databanka
- › Návody na RK Web



RK Web

Rádi bychom Vám představili novou službu firmy NutriVet, s.r.o.. Jedná se o portál RK Web (<https://rk.nutrivet.cz/>), který by Vám měl umožnit lepší práci s námi vystavenými rozbory. K rozboru budete mít přístup všude, kde se připojíte k internetu (garantujeme: PC, notebook; neoptimalizovaně také přes: tablet, mobil).



RK WEB - <https://rk.nutrivet.cz>


- Pro zákazníky firmy NutriVet provozujeme RK Web
- Účelem tohoto portálu je pomoci automaticky zpracovávat data do vhodných reportů, uchovávat data po delší čas na jednom místě.
- Funkcionalita:
 - **Rozbor** - uchování rozborů stanovených v naší laboratoři
 - **Databanka** - možnost porovnat rozборы mezi sebou
 - **Teplotní sensory** - možnost získat graf z dataloggeru Teplotní senzor SD a přiřadit k němu rozборы stanovené v naší laboratoři
 - **Dron** – pro výměnu dat během měření dronem a archivace informací o poli
 - **Osobní sekce** - správa vlastního přístupu a kontaktních informací

NOVINKY

Vítejte v RK NUTRIVET 1.194

A diagram of a login form with a light gray background and a green border. It contains two empty text input fields stacked vertically, and a green button with the text "Přihlásit" centered below them.

→ Zapomněli jste heslo? **Obnovte si jej**

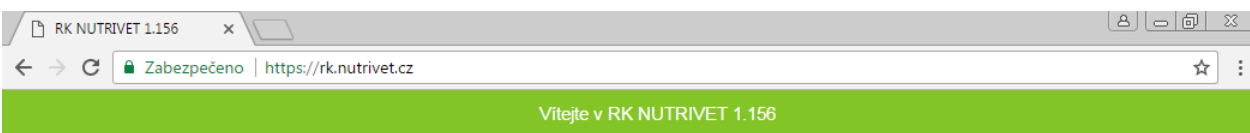
A screenshot of the login form from the website. The username field contains "jnovak" and the password field is masked with asterisks. A green "Přihlásit" button is at the bottom.

Copyright © 2014 Váš prostor s.r.o | Všechna práva vyhrazena

RK NUTRIVET 1.188




RK NUTRIVET 1.195

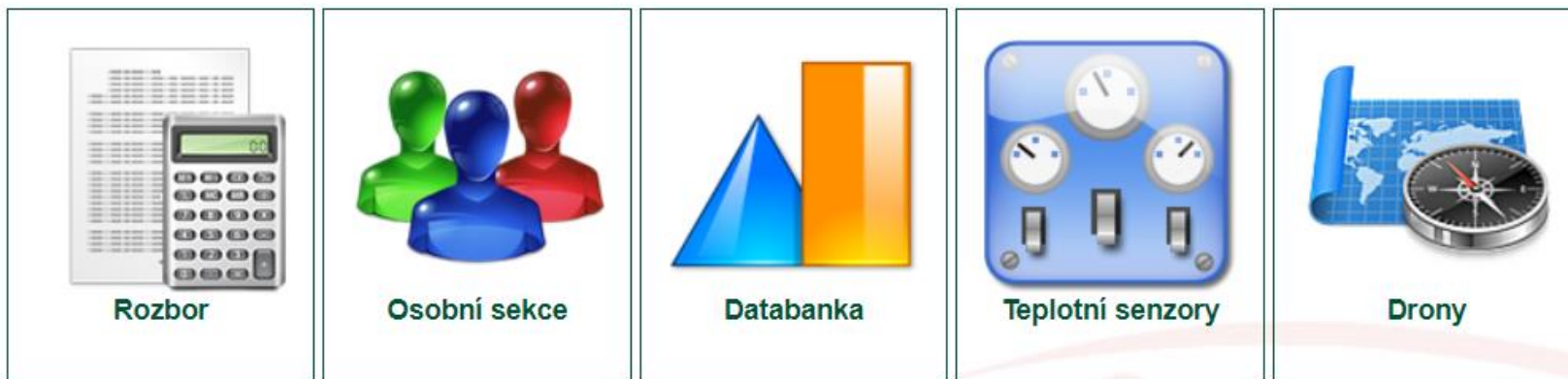

RK WEB: Rozbor

- Sekce umožní práci s přiřazenými rozborů k danému uživateli. Je možné v rozbořech listovat a filtrovat.
- Pro každý rozbor lze:
 - zobrazit detail v našem systému
 - zobrazit ve formátu PDF pro snadnější tisk
 - jednorázově zaslat dalším lidem email s rozbořem přímo ze systému

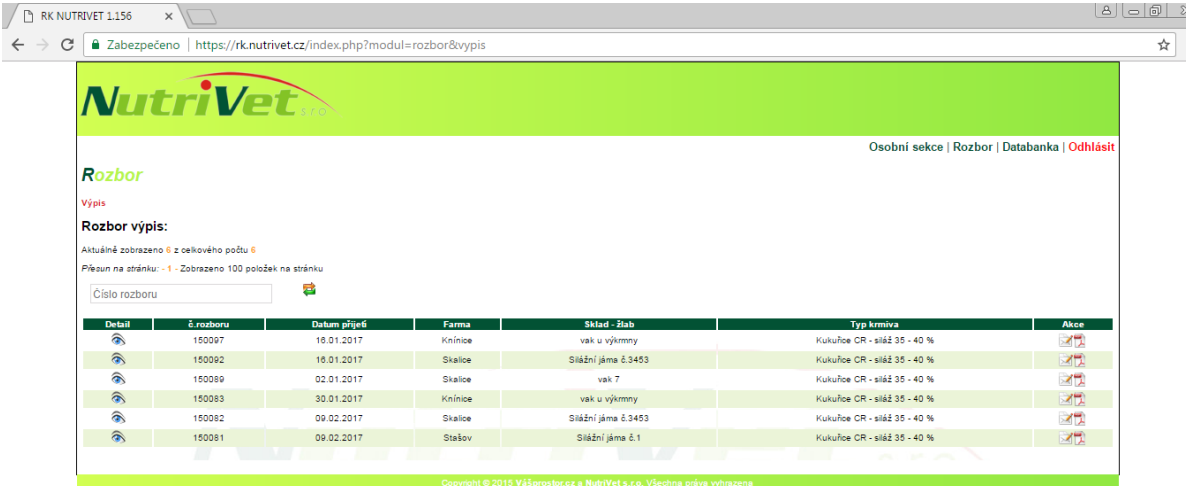


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://rk.nutrivet.cz/index.php?modul=rozbor&vypis>. The page features the NutriVet logo and navigation links: [Osobní sekce](#), [Rozbor](#), [Databanka](#), and [Odhlásit](#). The main content area is titled "Rozbor" and includes a "Výpis" section. Below this, there is a search bar for "Číslo rozboru" and a table of analysis reports. The table has columns for "Detail", "Číslo rozboru", "Datum přijetí", "Farma", "Sklad - Stab", "Typ krmiva", and "Akce".

Detail	Číslo rozboru	Datum přijetí	Farma	Sklad - Stab	Typ krmiva	Akce
	150097	18.01.2017	Klniice	vak u výkrmny	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	
	150092	10.01.2017	Skalice	Sláží jama č.3453	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	
	150089	02.01.2017	Skalice	vak 7	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	
	150083	30.01.2017	Klniice	vak u výkrmny	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	
	150082	09.02.2017	Skalice	Sláží jama č.3453	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	
	150081	09.02.2017	Stašov	Sláží jama č.1	Kukuřice CR - sláží 35 - 40 %	

Copyright © 2010 Vášprostor.cz a NutriVet s.r.o. Všechna práva vyhrazena



RK WEB: Osobní sekce

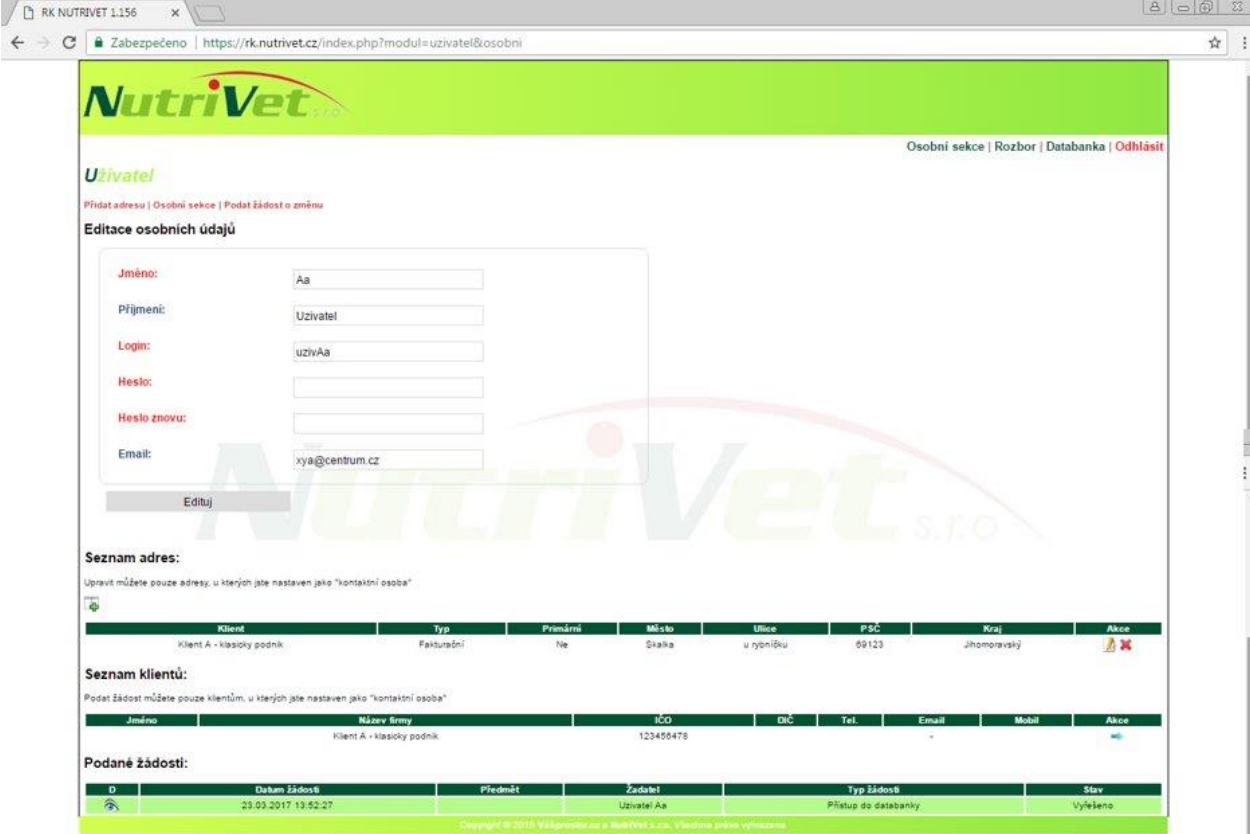- Každý uživatel si zde může změnit základní údaje:
 - jméno a příjmení (pro případ sňatku, rozvodu, ...)
 - uživatelské jméno
 - heslo
 - kontaktní email
- Naši zaměstnanci mají přístup k těmto údajům a pro případ ztráty hesla Vám mohou vygenerovat nové heslo, které si v této sekci raději hned změníte.
- Dále zde vidíte podrobnosti o podnicích, u kterých jste vedeni a máte zde ikonky pro práci s daty, jste-li u nich vedeni jako kontaktní osoba.




The screenshot shows the 'Osobní sekce' (Personal section) of the NutriVet web application. The page title is 'Uživatel' (User). The main content area is titled 'Editace osobních údajů' (Edit personal data) and contains a form with the following fields: Jméno (Name), Příjmení (Surname), Login, Heslo (Password), Heslo znovu (Repeat password), and Email. Below the form is an 'Edituj' (Edit) button. The page also features two tables:


Seznam adres: Upravit můžete pouze adresy, u kterých jste nastaven jako "kontaktní osoba"

Klient	Typ	Předmět	Město	Ulice	PSČ	Kraj	Akce
Klient A - klasický podnik	Fakturační	Ne	Štáka	u rybníku	69123	Jihomoravský	 

Seznam klientů: Podat žádost můžete pouze klientům, u kterých jste nastaven jako "kontaktní osoba"

Jméno	Název firmy	ICO	DIČ	Tel.	Email	Mobil	Akce
Klient A - klasický podnik		12345678					

Podané žádosti:

ID	Datum žádosti	Předmět	Zadatel	Typ žádosti	Stav
	23.03.2017 13:52:27		Uživatel Aa	Přístup do databanky	Vyřešeno

Copyright © 2015, Všechna práva vyhrazena. NutriVet s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

RK WEB: Databanka

- NOVINKA - přístupná všem uživatelům.
- Umožní Vám srovnání rozborů mezi sebou.

RK WEB: Teplotní senzory

Název: Teplotní senzory

Místo měření:

Začátek měření:

Interval měření v minutách: 60

Teplotní senzor 1: Teplotní senzor 1 Číslo rozboru pro spárování

Teplotní senzor 2: Teplotní senzor 2 Číslo rozboru pro spárování

Teplotní senzor 3: Teplotní senzor 3 Číslo rozboru pro spárování

Odebíral:


Soubor: Choose File No file chosen

Poznámka:

- Při vkládání hodnot z dataloggeru je nutné vyplnit zobrazený formulář
- Každý **senzor** je možné pojmenovat dle potřeby (například: TMR, kontrola, ...)
- Ke každému senzoru je možné přiřadit rozbor stanovený v naší laboratoři (zadáním čísla rozboru)
- V grafu se objeví hodnoty **název**, **místo měření** a **začátek měření**. Také se použije nové pojmenování pro teplotní senzory.
- Pole **Poznámka** se objeví v PDF reportu a mělo by sloužit k popisu měření (důvod, průběh, výsledek).
- Pole **Soubor** slouží pro načtení temperatures.txt z SD karty dataloggeru.

RK WEB: Teplotní senzory

- Po vyplnění formuláře se objeví graf, který zobrazuje kromě naměřených hodnot i **klouzavý průměr venkovní teploty za 24h**.
- Kliknutím na legendu lze vybrat, které řady se v grafu zobrazí
- Při delších měření lze zobrazit jen zajímavou část měření
- Najetím myši nad bod v grafu se zobrazí jeho hodnota.
- Zobrazený graf lze **exportovat jako PNG**
 - To se může hodit při tvorbě dalších dokumentů
- Zobrazený graf lze **exportovat jako PDF**
 - V PDF pak najdete všechny informace o měření zadané do vstupního formuláře
 - Soubor také obsahuje přiřazené rozборы
- Vstupní soubor i exportované soubory zůstanou uložené na serveru.

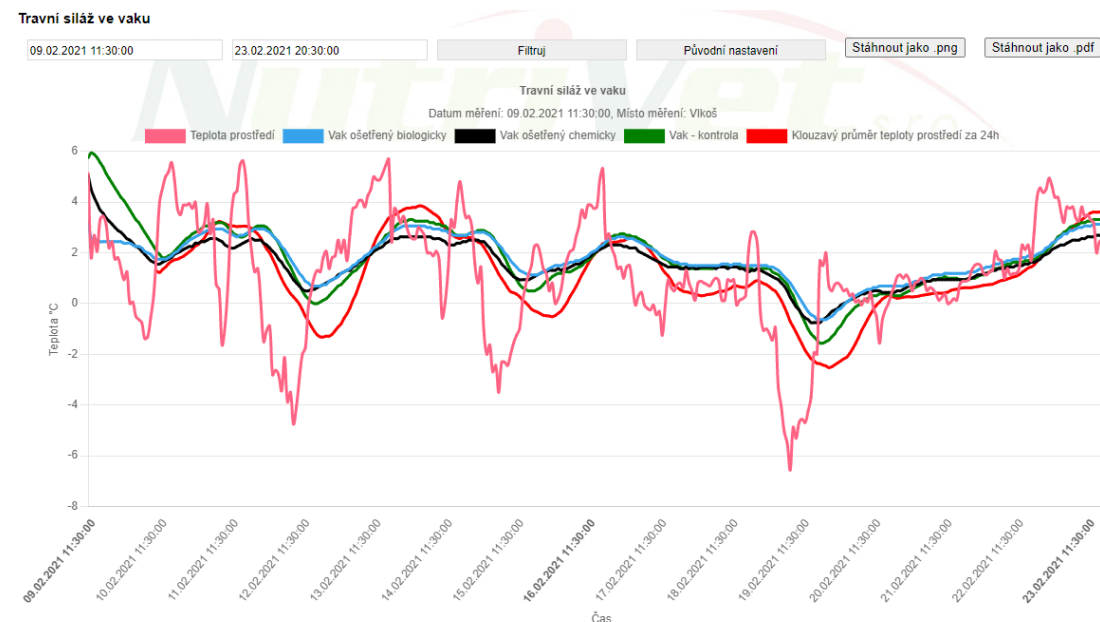



Teplotní kontinuální senzory jsou vhodné také pro přímé měření a vyhodnocování vývoje teplot během skladování.

Vlastnosti:

- Měření venkovní teploty prostředí
- 3 x Nerezová teplotní sonda o délce 1 m
- Automatické ukládání naměřených teplot na integrovanou SD kartu
- Interval měření je 60 minut
- Elektronika chráněná proti vniknutí vody nebo prachu
- Měřicí rozsah od -55 °C do +125 °C s kalibrovanou přesností $\pm 0,25$ °C



Instalace:

Do přístroje instalujete dvě baterie, zasunete SD kartu.

Jednotlivá čidla instalujete na místo určení a potom přístroj zapnete.


Po ukončení měření přístroj vypnete a vyjmete SD kartu, která obsahuje soubor ve formátu CSV.



Vyhodnocení měření:

Přes náš portál rk.nutrivet.cz si můžete tento soubor nahrát, převést do grafu a stáhnout v PDF. V případě chemické analýzy sledovaného materiálu v naší laboratoři, jsme schopni výsledky přiřadit ke grafu.



Ukázka výsledného grafu ze systému rk.nutrivet.cz

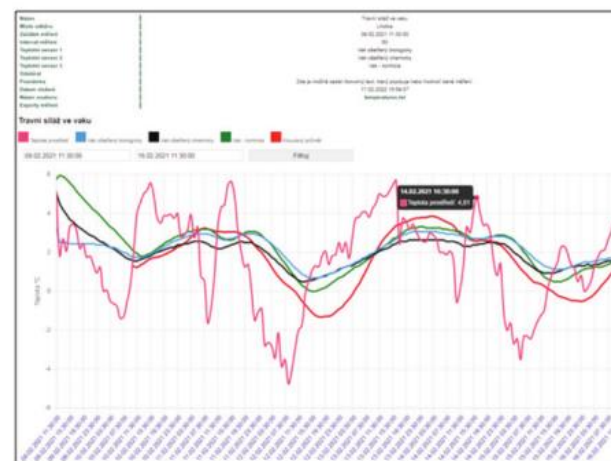

NutriVet s.r.o

Distribuce a prodej senzorů: NutriVet, s.r.o., Vídeňská 1023, 691 23 Pohořelice

Jednatel společnosti: Václav Jambor, Ing., CSc., Tel.: +420 606 764 260, nutrivet@nutrivet.cz

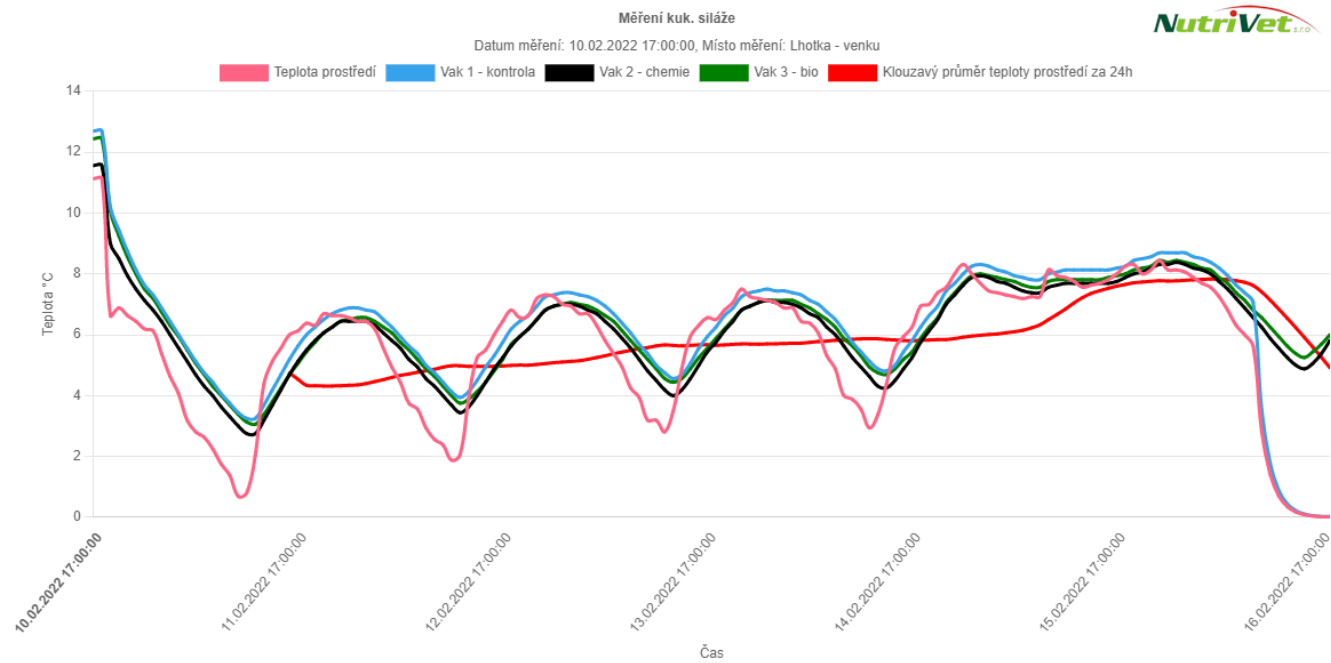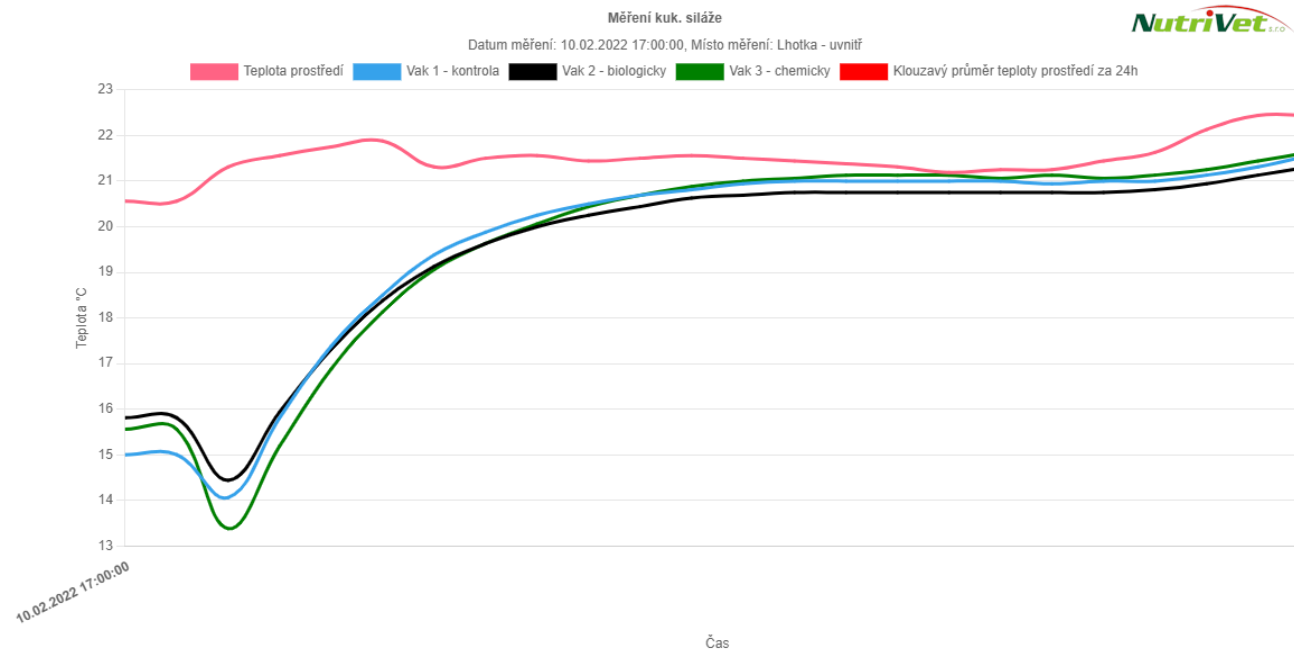





RK WEB: DRON

- Bude sloužit k posílání originálních dat v rozlišení 3 cm / pixel, abyste si je mohli stáhnout v maximálním rozlišení.
- Později budete mít k dispozici jen základní mapu, kde nebude detailní zachycení jednotlivých rostlin kukuřice.



DĚKUJEME ZA POZORNOST